

## Digital kameralupe - art. 10211



Digital kameralupe som forstørrer fra 10-250x. Har innebygd 2 MPx kamera som kan ta bilde og video. Lupen kobles trådløst til androide- og iOS-enheter, eller med USB-kabel til bærbare datamaskiner (windows/mac). Kameralupen kan brukes håndholdt eller i medfølgende stativ.

### Spesifikasjoner:

- Oppløsning kamera: 1920 x 1080 pixler
- Sensor type: CMOS
- Forstørrelse: 10-250X zoom
- Video: 30 fps ved VGA resolution
- Fokuseringsområde: 10-150 mm
- Lyskilde: 8 justerbare LED-lys
- Kompatibel med Android/iOS, PC og Mac

## Bruksanvisning:

### For bruk med bærbar datamaskin:

- Koble sammen katedralupen med datamaskinen med medfølgende USB-kabel. Hold inne på-knappen i 3 sekunder.
- Last ned program fra medfølgende CD, eller gå inn på følgende side: <http://soft.hvscam.com> og last ned program defra (HiView for PC eller Mac).
- Åpne programmet og du vil få opp bilde direkte.

### For bruk med nettbrett:

- Skann QR-koden for å gå til link for å laste ned applikasjonen direkte fra iOS eller Android. Eventuelt gå til Google Play eller AppleStore og søk opp programvaren DLscope. Last ned applikasjonen.
- Trykk på På-knappen (se bilde) i ca 3 sekunder.
- Lupen lager nå sitt eget nettverk som du skal koble deg til.
- Gå inn på innstillinger på nettbrettet og trykk på Wi-Fi. Koble til Cam-kamera (står Cam med noen bokstaver/tall bak).
- Når du er tilkoblet åpner du opp appen på nettbrettet. Koble til W01A og du skal få opp bilde direkte.



## Bruk:

- Hold f.eks over et blad, over huden din etc. Bruk det grå hjulet til å stille skarpt. Bruk medfølgende stativ dersom du skal benytte den til å se på mikropreparater etc.
- Ta bilde i appen/programvaren eller på selve lupen med kamerasymbol (for å ta bilde må du la applikasjonene få tilgang til bilder). Dette får du spørsmål om under installasjon, eller du kan endre dette under innstillinger.
- Ta video ved å trykke på video-knappen. Korte videoer kan tas.
- Du kan endre lysstyrken ved å trykke på PÅ-knappen/lysregulering. Du kan bruke kamera med tre ulike lysstyrker eller uten lys.
- Ved bruks trådløst må du innimellom lade opp kamera. Du bruker da medfølgende USB-kabel.
- Slå av kamera ved å holde PÅ-knappen inne i ca 3 sekunder.

